



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÒNG CÂN PHÂN TÍCH CHÍNH XÁC R - RADWAG

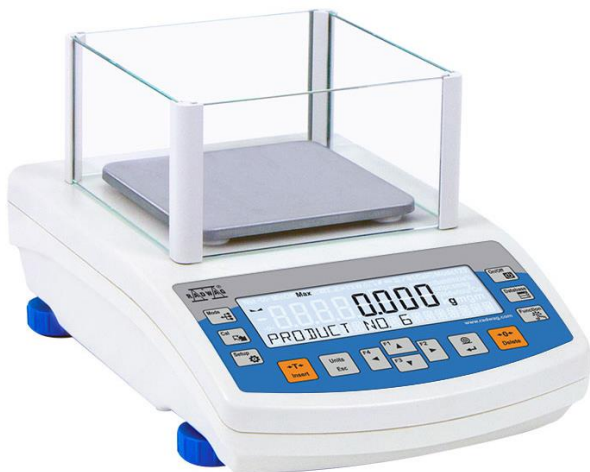


4 phím có thể lập trình cho các chức năng ưu tiên

2 phím nóng truy cập nhanh tới các chức năng Database và Function

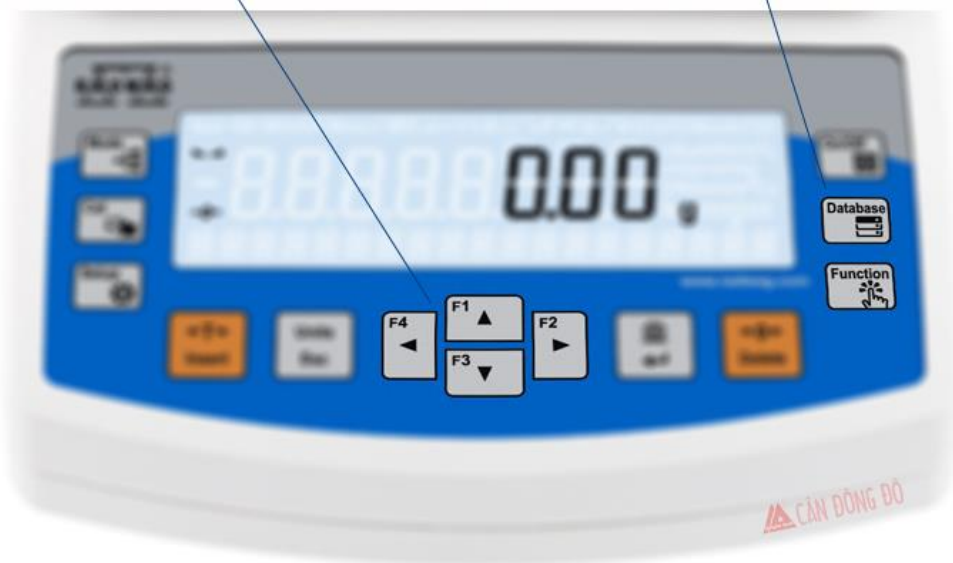




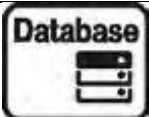

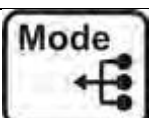
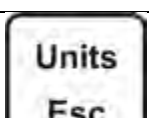
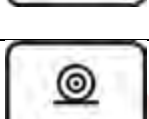

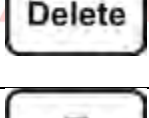
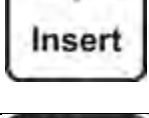

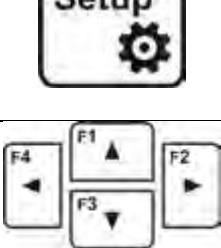
Màn hình hiển thị các thông tin phụ về sản phẩm

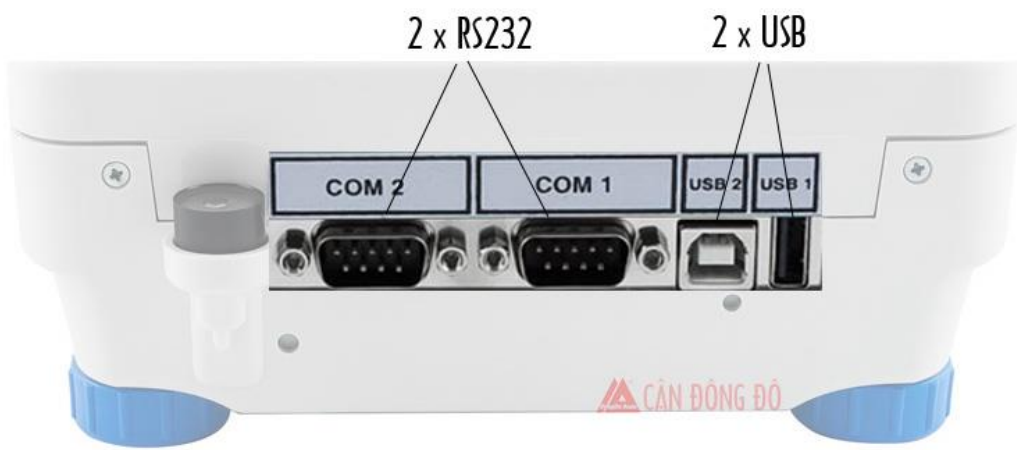








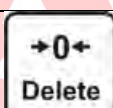
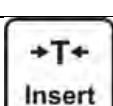
DongDo Scale

1. Chức năng bàn phím



	Bật/tắt màn hình hiển thị. Ở chế độ tắt thì nguồn điện vẫn vào cân để luôn sẵn sàng sử dụng. <i>Sử dụng phím <b>F9</b> trên bàn phím máy tính</i>
	Truy cập dữ liệu được lưu trữ: Người dùng, sản phẩm, trừ bì. <i>Sử dụng phím <b>F10</b> trên bàn phím máy tính</i>
	Nhanh chóng truy cập các Chức năng. <i>Sử dụng phím <b>F11</b> trên bàn phím máy tính</i>
	Các chế độ cân. <i>Sử dụng phím <b>F5</b> trên bàn phím máy tính</i>
	Thay đổi đơn vị cân
	<b>PRINT/ENTER</b> - Chức năng in khi kết nối với máy in. Chức năng “Chấp nhận” trong cài đặt.
	<b>ZERO</b> - Chức năng về điểm 0 trong khi làm việc.
	<b>TARE</b> - Chức năng trừ bì trong khi làm việc.
	Chức năng hiệu chỉnh cân. <i>Sử dụng phím <b>F6</b> trên bàn phím máy tính</i>
	Cài đặt. <i>Sử dụng phím <b>F7</b> trên bàn phím máy tính</i>
	Di chuyển trái, phải, tăng giảm tham số.

## 2. Sử dụng chức năng

	Nhấn SETUP để vào menu chính.
	Di chuyển xuống dưới hoặc thay đổi giá trị tham số giảm.
	Di chuyển lên hoặc thay đổi giá trị tham số tăng.
	Di chuyển sang thư mục tiếp theo.
	Di chuyển sang thư mục trước đó.
	Xóa bỏ thư mục đã thay đổi
	Chấp nhận thư mục đã chọn
	Xóa bỏ giá trị đã thay đổi
	Chèn kí tự trong khi chỉnh sửa.


### 3. Hướng dẫn sử dụng

**Để cân ở vị trí thăng bằng. Bật nguồn, làm ấm cân khoảng 30 phút.**

**Khởi động cân:** Nhấn nhanh phím On/Off để khởi động cân. Cân sẽ tự động kiểm tra trong vài giây sau đó vào chế độ cân.

**Tắt cân:** Nhấn & giữ phím On/Off trong vòng 3 giây để tắt cân.

**Cách cân:** Khởi động cân chờ cho cân tự động kiểm tra và làm ấm, sau đó vào chế độ cân,

nhấn phím  để giá trị về 0 sau đó đặt mẫu cần cân lên bàn cân chờ ổn định và đọc kết quả.